



总磷试剂配制过程

P1-100 试剂

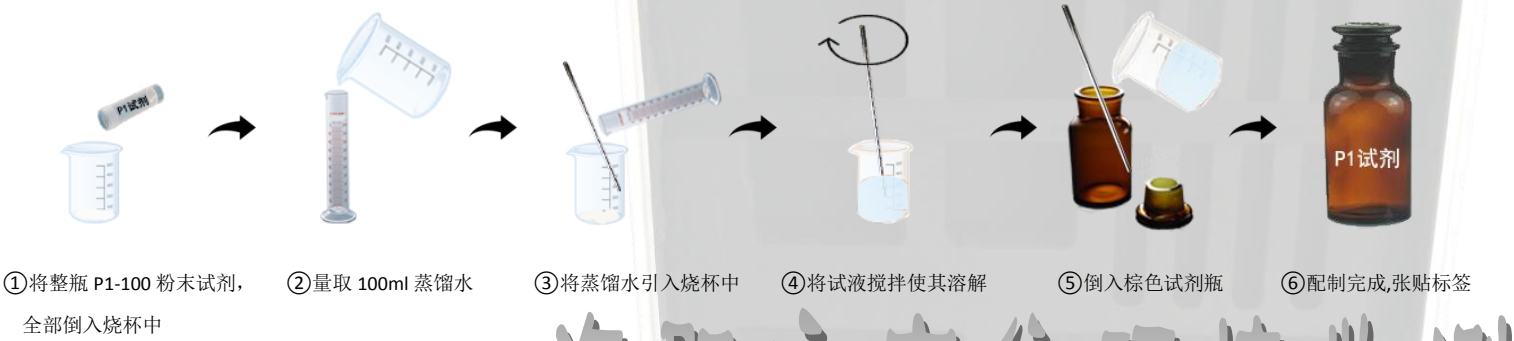


P2-100 试剂

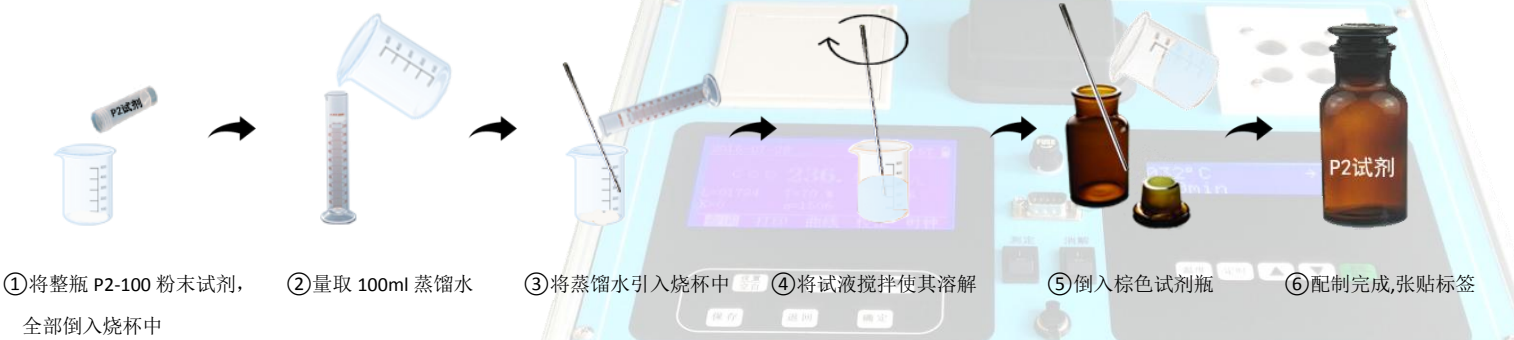

海阳市宏信环境监测

总磷试剂配制过程

P3-100 试剂

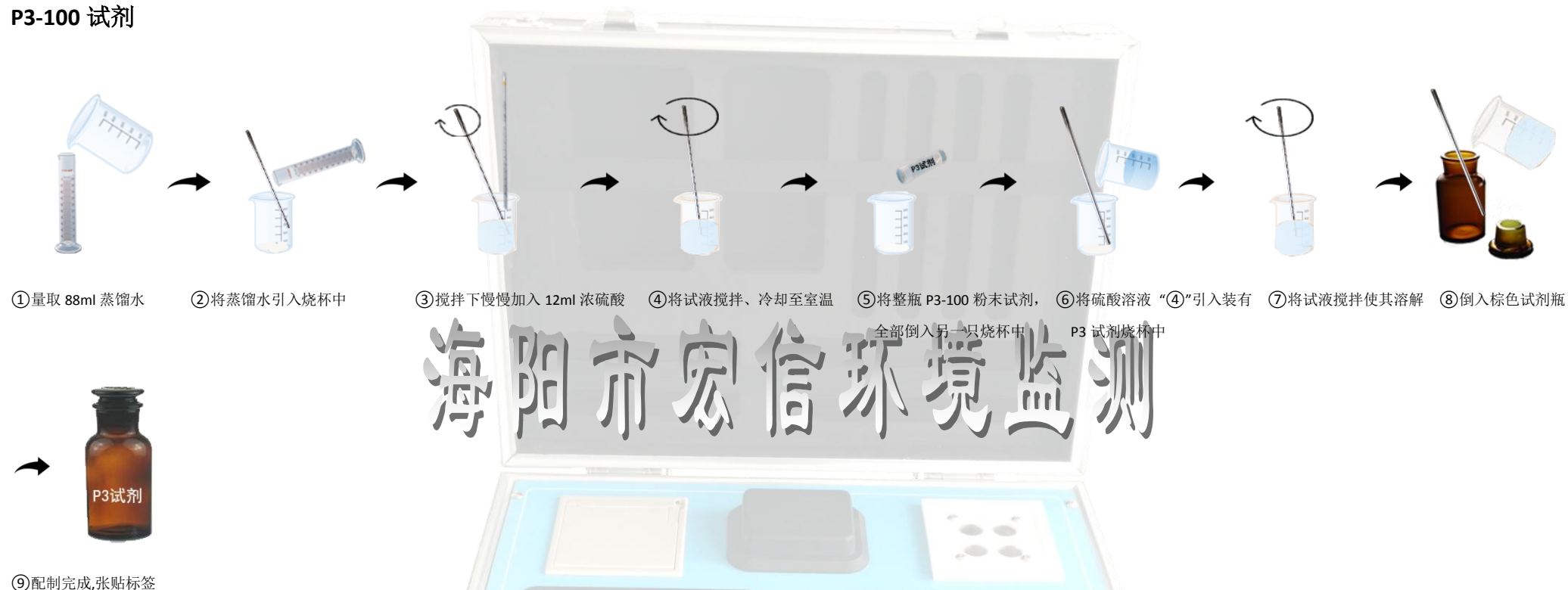

注意事项:

1. 请使用分析纯或以上级的硫酸($\rho(\text{H}_2\text{SO}_4)=1.84\text{g/mL}$), 性状为无色透明液体。因硫酸具有吸水性, 试剂配置完成后应立刻密封存储, 切勿长时间暴露于空气中。
2. 整瓶试剂只能一次性配制, 禁止将整瓶试剂分开配制或称量后分批次配制。
3. 试剂配置过程必须由化学专业人员进行操作, 避免使用和操作事故发生。
4. 试剂开封后禁止长时间放置, 应尽快使用。
5. 试剂要按照储藏要求存放, 禁止将不同批次试剂混合使用。
6. P1 试剂在环境温度较低的情况下不能完全溶解, 因此在配制时请在 60°C 水浴锅内进行, 也可用装有 50°C 左右水的较大容器代替水浴锅。或者将蒸馏水提前预热至 30°C , 然后用其溶解 P1 试剂。